

AGITATORE A SCUOTIMENTO ORIZZONTALE

MOD. 709 / O

COD. 29970015

CODICE CIVAB ALAASAA7



Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2011 e CEI EN 61010-2-051.

DESCRIZIONE

L'agitatore a scuotimento orizzontale mod. 709/O ha un piano di lavoro con uno spostamento orizzontale di mm.30, adatto ad alloggiare e fissare mediante cursori regolabili beute e bicchieri di varie dimensioni.

Regolazione elettronica della velocità da 50 a 300 oscillazioni al minuto (a passi di 1/min, 10/min o 100/min).

Possibilità di funzionamento in continuo o prefissato da 1 a 999 minuti.

Memorizzazione di 4 programmi separati dei valori tempo e velocità.

Pannello in policarbonato antigraffio con display per la visualizzazione della velocità (RPM) o del tempo rimanente alla conclusione del ciclo.

Costruzione esterna in acciaio verniciato in polvere antiacida, e piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 2B satinato con copertura in materiale antiscivolo.

Interruttore generale luminoso.

CARATTERISTICHE


DATI TECNICI

- ◆ Dimensioni piano di lavoro LxP: 550 x 330 mm.
- ◆ Dimensioni d'ingombro LxPxAltezza: 630 x 455 x 310 mm.
- ◆ Peso: 31 Kg.
- ◆ Portata max: 15 Kg

DATI ELETTRICI

- ◆ Tensione alimentazione: 230 V - 50 Hz
- ◆ Assorbimento: 70 W
- ◆ Fusibili di protezione: 2 x 0,5 A F (5 x 20) mm.
- ◆ Presa di collegamento rete: 10 A

FIG. 1

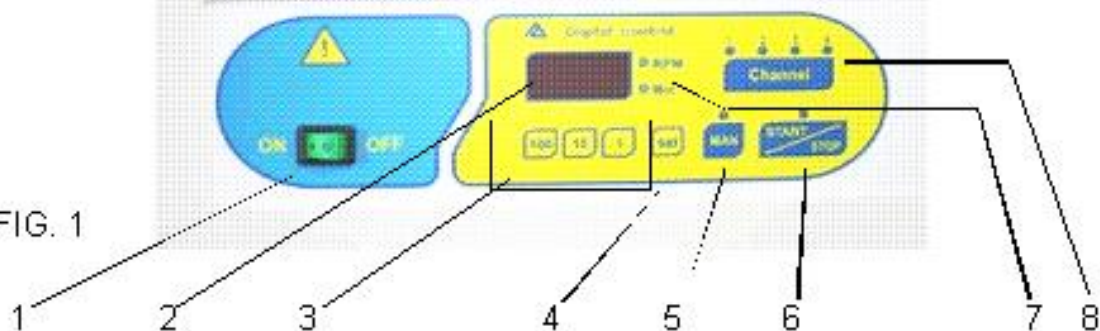

- 1 Interruttore generale / main switch
- 2 Display
- 3 Canali di lavorazione / setting keys
- 4 SELEzione canali / SELEction key
- 5 Canali MANuali / MANual key
- 6 Accensione spegnimento / START/STOP keys
- 7 Visualizzazione giri o tempo / RPM or MINutes visualization
- 8 Scelta canali di lavoro / Work CHANNEL keys



FIG. 2

- 1 Presa alimentazione / outlet supply
- 2 Fusibili di protezione / overload fuses



ACCESSORI

Supporto orizzontale per 5 imbuto separatori da cc. 100 a 1000 cc.
Supporto orizzontale per 3 imbuto separatori da cc. 2000.

Cestello a 28 posti per beute da cc. 25/50/100/125.
Cestello a 12 posti per beute da cc. 250/500.
Cestello a 6 posti per beute da cc. 1000/2000.
Cestello a 4 posti per beute da cc. 3000.

Cestello 24 clips per provette orizzontali Ø 16x160 mm.
Cestello 10 clips per provette orizzontali Ø 54 mm.
Cestello 16 clips per provette orizzontali Ø 20x200 mm.
Cestello 45 clips per provette orizzontali Ø 20x110 mm.
Cestello in acciaio inox portaprovette inclinato 72 posti Ø 13/ Ø 18 mm.

Cestello in acciaio inox a 3 ripiani per 18 sacche sangue da cc. 400.
Altri a richiesta.

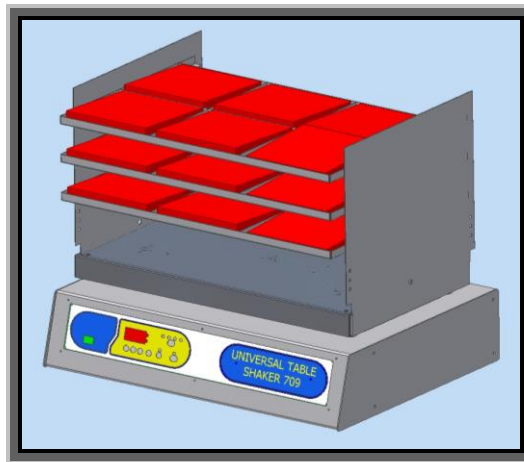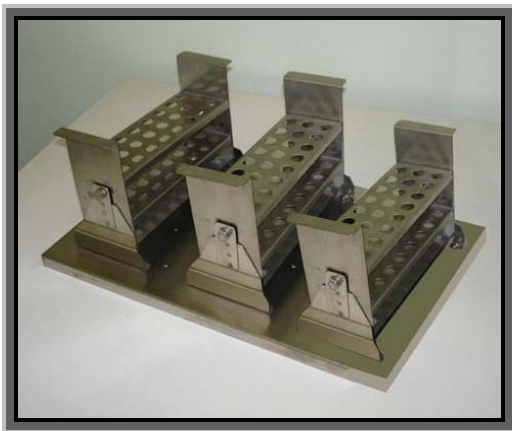

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY**



**Il sottoscritto in qualità di fabbricante dichiara che l'apparecchio
The under written as manufacturer declares that the unit**

Denominazione apparecchio / Description:
**AGITATORE A SCUOTIMENTO ORIZZONTALE
HORIZONTAL SHAKING STIRRER**

Modello / Model:

709 / O

Numero di serie / Serial number:

Alimentazione / Power supply:

230V - 50 Hz

Fusibili di protezione / Overload fuses:

2 x 0.5 AF (5x20) mm.

Grado di protezione / Protection grade:

I°

Assorbimento / Electrical input:

70 W

Anno di fabbricazione / Manufacture year:

è conforme alle seguenti Direttive / it is in conformity with the following Directives:

2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE

alla seguente Norma Europea / the following european standard:

CEI EN 61010-1:2011 e CEI EN 61010-2-010

alle seguenti Leggi Nazionali / with the following National Laws:

**D.lgs 81/08 del 09/04/2008, D.lgs 14 marzo 2014 n. 49 (attuazione della
direttiva 2012/19/UE)**

Responsabile della costituzione del fascicolo tecnico / technical file responsible:

**sig. Alberto Tivelli presso ASAL s.r.l, via Firenze 37 20063 Cernusco S/N (MI),
e-mail: info@asal.it**

Cernusco sul Naviglio, / /

ASAL s.r.l

Il Legale Rappresentante

The legal Representative

Elisa Tivelli

