

CAPPA FLUSSO LAMINARE VERTICALE 70 CM BASIC

Modello: ZL-FLV-B



Cappa a flusso laminare verticale per manipolazioni in ambiente sterile di materiali vari.

**Cappa Professionale per la totale protezione da germi e polvere
per consentire manipolazioni in ambiente sterile di materiali vari.**

Cappa a flusso laminare verticale CM BASIC è stata studiata e realizzata per consentire manipolazioni in ambiente sterile di materiali vari.

La protezione totale da germi e pulviscolo estende l'utilizzo di questa cabina ai più svariati settori: microbiologico, batteriologico, farmaceutico, elettronico, ottico.

L'impiego di materiali e filtro di prima qualità (filtro assoluto Hepa in classe H14) nella costruzione di questa cappa, le consentono di rispondere ai requisiti di una classe 100 (o ISO 5).

La cabina non deve essere utilizzata quando il materiale trattato può rappresentare un potenziale pericolo (materiali patogeni) per l'operatore e l'ambiente.

rev. 09/24

CARATTERISTICHE

- ♦ Costruzione in acciaio verniciato in polvere antiacido
 - ♦ Piano di lavoro estraibile in acciaio inox AISI 304 2B satinato
 - ♦ Pannello posteriore interno in acciaio inox AISI 304 2B satinato
 - ♦ Pannelli laterali in vetro temperato spessore 5 mm.
 - ♦ Dimensioni area di lavoro LxPxAl: 700 x 410 x 490 mm.
 - ♦ Apertura frontale 290 h.mm
 - ♦ Dimensioni d'ingombro LxPxAl: 770 x 660 x 800 mm.
 - ♦ Peso: 55 Kg.
-
- ♦ Velocità media dell'aria 0,40-0,45 mt / sec.
 - ♦ Volume d'aria filtrato 210 m³ / h.
-
- ♦ Presa di servizio esterna montata sul quadro comandi
 - ♦ Illuminazione con lampada led 9 W - 900 Lux
 - ♦ Elettroventilatore a basso rumore di fondo, conforme a EN 60335-1, EN 50178, EN 60950; approvazioni VDE, CE, UL.
 - ♦ Interruttore ON/OFF per elettroventilatore.
 - ♦ Interruttore ON/OFF per lampada di illuminazione.
 - ♦ Interruttore ON/OFF per presa di servizio esterna.
-
- ♦ Prefiltro estraibile in materiale sintetico classe G4 (efficienza 90%) sec. EN 779
 - ♦ Filtro assoluto Hepa (High efficiency particulate air) testato M.P.P.S secondo normative C.E.N. 1822 con efficienza globale 99.995% classe H14, in classe 100 a 0.3 micron, secondo Fed Std 209E (Laser Test Royco 256) o classe ISO 5 secondo ISO 14644.1.
 - ♦ Rumorosità ≤ 60 dB


DATI ELETTRICI

- ♦ Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz.
- ♦ Assorbimento: 140 W + 440 W
- ♦ Fusibili di protezione: 2 x 3 AF (5 X 20) mm.
- ♦ Presa di corrente sul quadro comandi
- ♦ Presa di collegamento rete: 10 A
- ♦ Illuminazione con lampada led 9 W - 900 Lux

N.B. SICUREZZA

I componenti elettrici, i cablaggi degli interruttori e delle prese elettriche posti all'interno del quadro comandi sono isolati dal flusso dell'aria per evitare inconvenienti qualora si facessero manipolazioni con materiali infiammabili all'interno della cabina.

SCHEMA DI FLUSSO

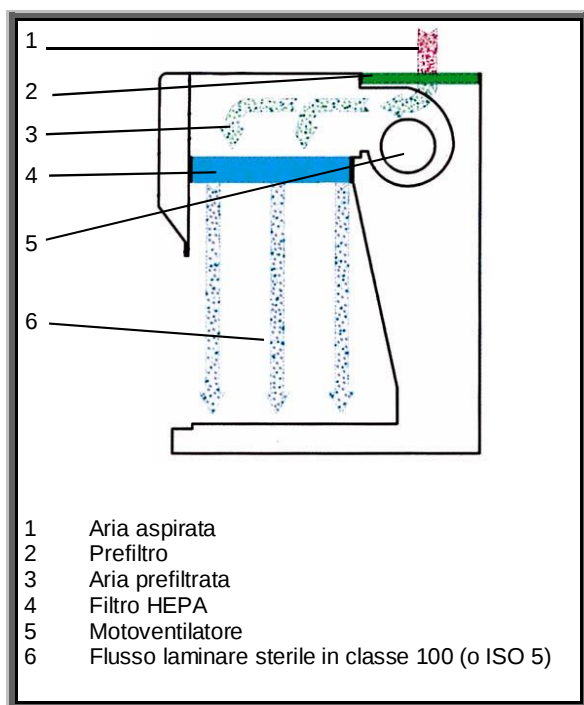

ACCESSORI A RICHIESTA

- ♦ Tavolo di supporto per cappa dimensioni LxPxA: 750x750x830 mm. (860 con ruote).



- ♦ Kit 4 ruote per supporto cappa
- ♦ Cassettiera metallica a 3 cassetti con ruote LxPxA: 425x530x525 mm da inserire sotto il supporto.



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY**



Il sottoscritto in qualità di fabbricante dichiara che l'apparecchio
The under written as manufacturer declares that the unit

Denominazione apparecchio / Description:
**CAPPA FLUSSO LAMINARE VERTICALE
VERTICAL LAMINAR FLOW HOOD**

Modello / Model:
700 ECONOMY

Numero di serie / Serial number:

Alimentazione / Power supply:
230V - 50 Hz

Fusibili di protezione / Overload fuses:
2 x 3 AF (5X20) mm.

Grado di protezione / Protection grade:
I°

Assorbimento / Electrical input:
140 W + 440 W

Anno di fabbricazione / Manufacture year:

è conforme alle seguenti Direttive / it is in conformity with the following Directives:
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/CE, 2011/65/EU

alla seguente Norma Europea / with the following european standard:
EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013, EN ISO 12100:2010

alle seguenti Leggi Nazionali / with the following National Laws:
**D.lgs 81/08 del 09/04/2008, D.lgs 14 marzo 2014 n. 49 (attuazione della
direttiva 2012/19/UE)**

Responsabile della costituzione del fascicolo tecnico / technical file responsible:
**sig. Alberto Tivelli presso ASAL s.r.l, via Firenze 37 20063 Cernusco S/N (MI),
e-mail: info@asal.it**

Cernusco sul Naviglio, / /

ASAL s.r.l
Il Legale Rappresentante
The legal Representative
Elisa Tivelli

CERTIFICAT

CERTIFICADO

СЕРТИФИКАТ

認證證書

CERTIFICATE

ZERTIFIKAT



Italia

CERTIFICATO

Nr. 50 100 3290 Rev.007

SI ATTESTA CHE / THIS IS TO CERTIFY THAT

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

S.R.L.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:**VIA FIRENZE 37**
IT - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF**UNI EN ISO 9001:2015**QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE OF APPLICATION**Progettazione, produzione ed assistenza di apparecchi scientifici ed attrezzature da laboratorio. Commercializzazione di attrezzature da laboratorio, materiale monouso, vetreria ed articoli tecnici medico scientifici (IAF 19, 29)****Design, production and service of scientific appliance and laboratory equipment. Trade of laboratory equipments, disposable products, glassware and medical items for scientific and technical purpose (IAF 19, 29)**Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Validità / Validity

Dal / From: **2024-07-26**Al / To: **2027-07-25**

SGQ N° 049A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements**Francesco Scarlata**Direttore Divisione Business Assurance
Business Assurance Division ManagerData emissione /
Issuing Date**2024-07-26****PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2003-09-18**"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"
"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"TÜV Italia • Gruppo TÜV SÜD • Viale Fulvio Testi, 280/6 • 20126 Milano • Italia • www.tuvsud.com/it

TUV®