

Accessori per ARMADI FIRE

Sistema di raffreddamento COLDY SYSTEM

Il sistema di raffreddamento registrato
per armadi di sicurezza resistenti al fuoco


→ CARATTERISTICHE TECNICHE:

APPLICAZIONE:

- Stoccaggio di prodotti a basso grado di infiammabilità

PRINCIPIO:

- Il sistema è costituito da un'unità crioscopica che raffredda un liquido fino a -15 °C e, grazie a una pompa, lo spinge attraverso una tubazione posizionata all'interno dell'armadio
- Lo scambio di calore riduce la temperatura interna con la possibilità di regolarla in base alle esigenze specifiche dei prodotti. Quindi la temperatura interna viene ridotta da 10 a 12 °C rispetto alla temperatura ambiente della stanza
- Una sicurezza complementare è rappresentata da un impianto antincendio interno montato sulla conduttura, che consente di rilasciare il liquido quando la temperatura raggiunge i 68 °C, in caso di incendio interno
- Un controllo della temperatura interno ed esterno è possibile grazie al termometro digitale situato sullo sportello dell'armadio
- Setpoint di temperatura all'interno dell'armadio: +20 °C (altra temperatura su richiesta)

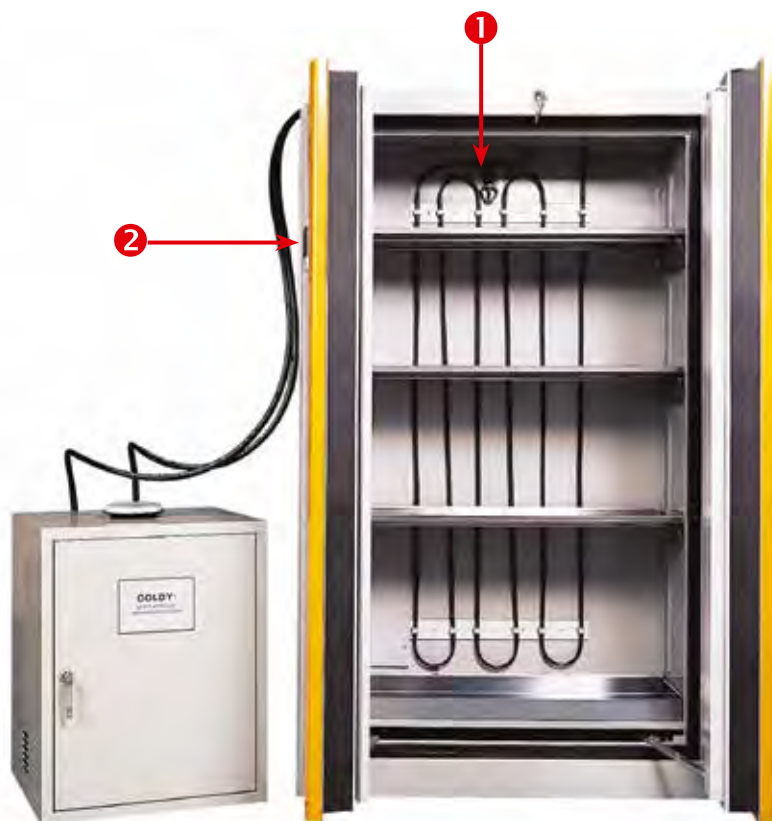

Impianto
antincendio
montato
sulla conduttura



Termometro digitale
per il controllo della
temperatura interna
ed esterna del sistema
con Coldy

CODICE	DESCRIZIONE
CSFR127	Sistema di raffreddamento interno dell'armadio per la conservazione di prodotti a bassa infiammabilità per armadi alti con 1 porta L600
CSFR129	Sistema di raffreddamento interno dell'armadio per la conservazione di prodotti a bassa infiammabilità per armadi alti con 1 porta L900
CSFR128	Sistema di raffreddamento interno dell'armadio per la conservazione di prodotti a bassa infiammabilità per armadi alti con 2 porte
ESTINTORE	Impianto interno ad anidride carbonica con attivazione termica automatica (62 °C)
AT100	Sistema di allarme visivo e acustico, con trasmissione telefonica con termostato digitale dotato di sonda di temperatura (°C) all'interno dell'armadio

Estintore

→ CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Apparecchio estintore automatico da posizionare all'interno o all'esterno dell'armadio
- Attivazione automatica quando la temperatura interna dell'armadio supera i 68 °C



ESTINTORE



Apparecchio estintore Installato
in un armadio di sicurezza



Sistema di fissaggio

Sistema di allarme visivo e acustico con trasmissione telefonica

→ CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Sistema di allarme visivo e acustico con trasmissione telefonica dotata di sonda T (°C) posizionata all'interno dell'armadio. Se il setpoint di temperatura viene superato, un segnale acustico e visivo d'allarme di cui l'armadio è dotato suona e chiama uno dei 24 numeri di telefono preregistrati nel sistema • Temperature range: -40 / +90 °C
- Accuracy: +/- 1 °C
- Resolution: 1 °C




Basamento di appoggio e pattino

→ CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Basamenti di appoggio con coperchio magnetizzato per transpallet e un pattino per facilitare gli spostamenti degli armadi più pesanti



Dettaglio del basamento
di appoggio con coperchio magnetizzato

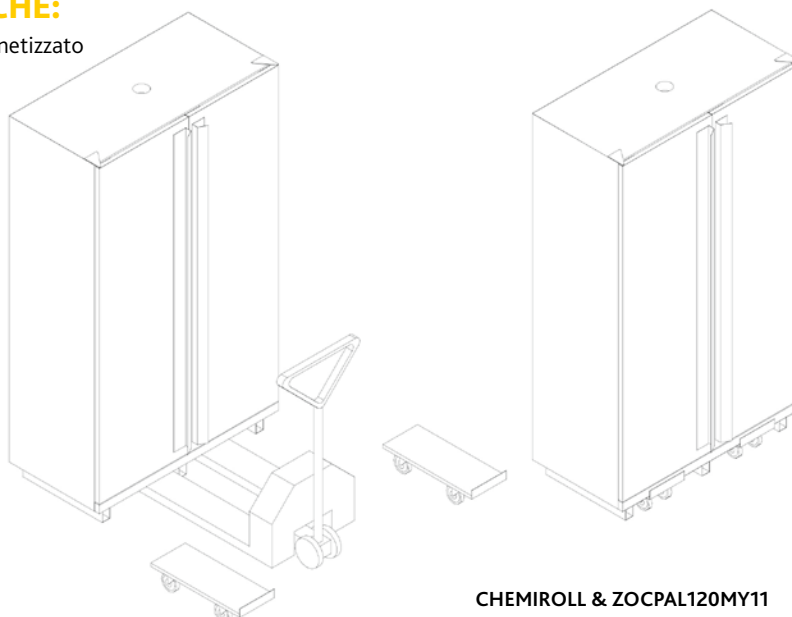

CHEMIROLL & ZOCPAL120MY11